

## 缓冲液 PBS 1X

目录号	产品	规格
9240	缓冲液 PBS 1X	100mL、500mL、1L 可根据要求提供其他包装规格

## 预期用途

缓冲液 PBS 1X 可用于提供缓冲系统，以维持细胞培养基在生理 pH 值范围内，或在维持细胞张力和活力的同时冲洗、运输或稀释液体。PBS 1X 适用于细胞培养。

## 产品描述

### 组分

氯化钾

磷酸二氢钾

氯化钠

磷酸氢二钠无水物

## 质量保证

按照现行 USP<71>，21 CFR，第 610.12 部分，在巯基乙酸盐液体培养基和大豆酪蛋白消化物培养基中孵育后，无细菌或真菌污染的证据。

## 储存说明和稳定性

将未开封瓶在室温（15-30°C）下储存。有效期见标签。

## 注意事项

该溶液预期由接受过细胞培养程序培训的人员使用。

如果培养基含有颗粒物、浑浊或不清澈或颜色不为无色，请勿使用。

为了避免污染问题，采用无菌技术进行操作。

## 使用说明

本产品为 1X 无菌工作液，可直接使用。

细胞培养操作应使用无菌技术。

# 技术支持

---

## 联系我们

如需更多信息或帮助，请联系客户服务：

- 电子邮箱：tmrequest@irvinesci.com
- 直拨专线：+1 800 577 6097

## 网站资源

如需技术资源和信息，可访问网站：[www.irvinesci.com](http://www.irvinesci.com)，包括：

- 安全数据表（SDS）
- COA（如适用）
- FAQ
- 产品文献
- 按国家列出的办公室和联系信息完整列表

## 基本信息

### 备案人/生产企业

名称：FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. 富士胶片欧文科技有限公司

住所：2511 Daimler Street, Santa Ana, CA 92705, USA

生产地址：2511 Daimler Street, Santa Ana, CA 92705, USA

联系方式：电话：+1 949 261 7800， +1 800 4375706

传真：+1 949 261 6522

[www.irvinesci.com](http://www.irvinesci.com)

### 代理人/售后服务单位

名称：富士胶片（中国）投资有限公司

住所：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 号楼 601 单元

联系方式：+86-21-50106000

传真：+86-21-50106750

## 医疗器械备案凭证编号

国械备 20210112 号

## 说明书核准及修改日期

2021 年 3 月 29 日

---

### FUJIFILM Irvine Scientific

2511 Daimler Street, Santa Ana, California 92705-5588 USA

电话：1 949 261 7800 • 1 800 437 5706

传真：1 949 261 6522 • [www.irvinesci.com](http://www.irvinesci.com)

©2021 FUJIFILM Irvine Scientific. 版权所有。FUJIFILM Irvine Scientific 及其商标是 FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. 在不同辖区的注册商标。

P/N 010354-CH Rev.00